

Manual do Usuário – Tela de 9” com Software Integrado e Câmera de 5MP



1. Especificações Técnicas

- Tamanho da Tela: 9 polegadas
- Câmera: 5 Megapixels
- Conexões: Entrada para mouse USB e cabo USB para PC (incluso)
- Sistema: Software interno integrado (não requer computador para uso básico)
- Armazenamento: Slot para cartão TF de até 32GB
- Funções Integradas:
 - - Captura de imagem e vídeo
 - - Ajuste de brilho, contraste, saturação e nitidez
 - - Ferramentas de medição (linhas, ângulos, áreas)
 - - Função de grade e retículo personalizável
 - - Espelhamento de imagem (horizontal/vertical)
 - - Ajuste de data e hora
 - - Idiomas disponíveis: Português, Inglês, Espanhol, entre outros

2. Instruções de Operação

- Conexão Inicial:
 - - Conecte a fonte de alimentação da tela.
 - - Conecte um mouse USB na entrada disponível.
 - - Se desejar utilizar o software de análise no computador, conecte o cabo USB incluso.
 -
- Ligando o Sistema:
 - - A tela liga automaticamente ao receber energia.

- - O software interno será exibido após alguns segundos.
-
- Navegação pelo Software:
 - - Use o mouse para navegar pelos menus.
 - - Ícones na tela permitem acesso rápido a funções como:
 - - Captura de foto
 - - Início da gravação de vídeo
 - - Medição
 - - Ajustes de imagem
-
- Funções de Medição:
 - - Acesse o menu 'Medição' para utilizar ferramentas como:
 - - Linhas horizontais/verticais
 - - Medição de ângulos
 - - Cálculo de áreas
 - - Clique e arraste com o mouse para posicionar as medidas.
-
- Ajustes de Imagem:
 - - Vá até o menu 'Configurações' para:
 - - Ajustar brilho, contraste, nitidez e saturação
 - - Ativar/desativar o espelhamento
 - - Configurar data e hora
 - - Escolher idioma da interface

3. Armazenamento e Conectividade com PC

- Armazenamento:
 - - As imagens e vídeos capturados são armazenados no cartão TF (até 32GB).
-
- Conexão com PC:
 - - Use o cabo USB incluso para conectar a tela ao computador.
 - - Um software de análise de imagens microscópicas acompanha o equipamento.
 - - Para utilizá-lo, instale o programa no computador conforme as instruções.
 - - Observação: O manual do software do computador é separado deste e pode ser solicitado à equipe técnica.
 - - Para baixar o software, solicite o link via WhatsApp: (19) 3421-2340.

4. Cuidados e Manutenção

- - Utilize um pano seco e macio para limpar a tela.
- - Não exponha à umidade ou calor excessivo.
- - Desconecte a fonte de energia quando não estiver em uso por longos períodos.

GARANTIA DE 01 ANO

DUVIDAS? WHATSAPP – (19) 3421-2340

WWW.DIGILABLABORATORIO.COM.BR

