

Obrigado por escolher a DIGILAB

Obrigado por comprar na **Digilab**.

Desde **2005**, somos uma **marca própria**, especializada em microscópios, com **loja física, oficina própria e todas as peças de reposição**, garantindo suporte e segurança para o seu equipamento.

Digilab – cuidando de um assunto: MICROSCÓPIOS.

Manual Rápido – Câmera Wireless para Microscópios

Uso no Smartphone ou Tablet (Wi-Fi)

1. Baixe o aplicativo **T CAMS** na loja de aplicativos do seu dispositivo.
 2. Ligue a câmera segurando o **botão azul (central)**.
 3. A câmera começará a piscar.
 4. No smartphone ou tablet, conecte-se à **rede Wi-Fi da câmera:**
TN-D02W
(o nome pode conter números adicionais após esse código)
 5. Após conectar no Wi-Fi da câmera, abra o aplicativo **T CAMS**.
 6. Aguarde alguns segundos até a conexão ser estabelecida e a imagem aparecer.
-

Uso no Computador (USB)

1. Baixe o software no link abaixo:
<https://downloads.digilablaboratorio.com.br/Programas/StrangeView.rar>
 2. Instale o software no computador.
 3. Conecte a câmera ao computador utilizando o **cabo USB**.
 4. Abra o programa **Strange View**.
 5. Pressione e segure o **botão azul da câmera por aproximadamente 10 segundos**.
 6. A câmera iniciará a projeção da imagem no computador.
-

Dúvidas ou Suporte Técnico

WhatsApp: (19) 3421-2340

Site: www.digilablaboratorio.com.br

Conte com a Digilab sempre que precisar. Estamos à disposição para ajudar!